




Switch On/Off

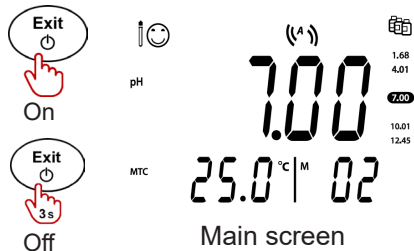

Switch pH/mV Mode -->

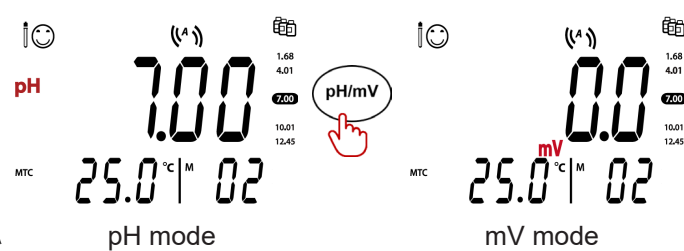


Switch Endpoint Mode -->

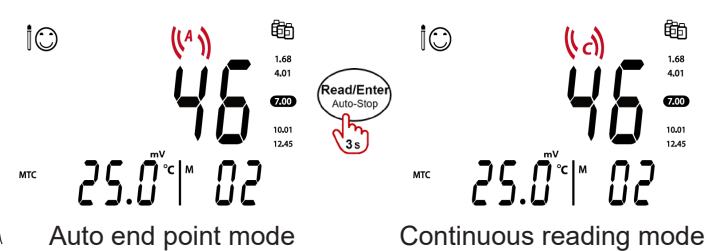

Continuous reading mode

Buffer Group Setup -->

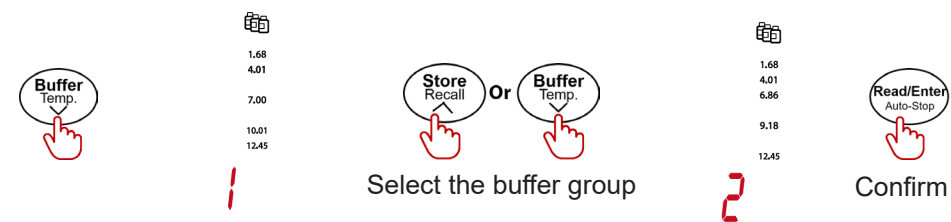

Confirm

Note: Predefined buffer group 1) 1.68 4.01 7.00 10.01 12.45 2) 1.68 4.01 6.86 9.18 12.45 (25°C)

Temperature Setup -->




Confirm


Setup MTC temperature

Confirm

Calibration -->

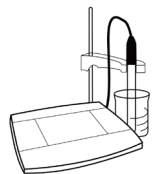

Insert a probe into the 1st buffer solution.

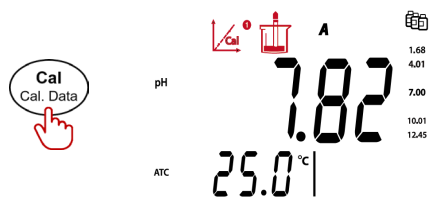

Completed




Completed (2nd point) completed




Note: after the 2nd calibration point is completed, press the Store button to end the calibration or follow the previous steps to perform a 3rd point calibration.

Note: after the 2nd calibration point is completed, press the Store button to end the calibration or follow the previous steps to perform a 3rd point calibration.

Measurement -->

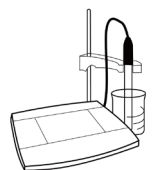

Insert the probe into a sample.

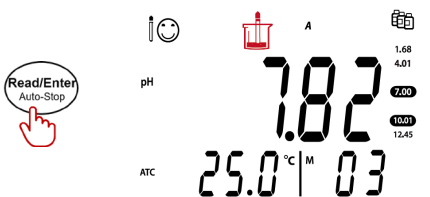

Completed



Store/Recall Data

Store/Recall Data



After the measurement is completed, press the Store button.




After the measurement is completed, press and hold the Store button to recall.




After the calibration is completed, press and hold the Cal button to recall.

Install the stand-alone electrode holder


1. Screw the metal stick to the base.

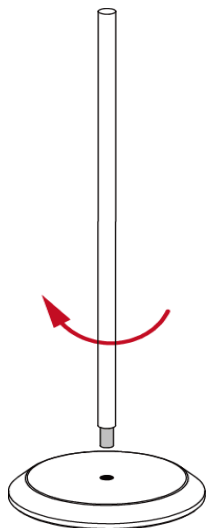

2. Hold the button located at the bottom of the upper electrode arm, and pass the arm through the metal stick.

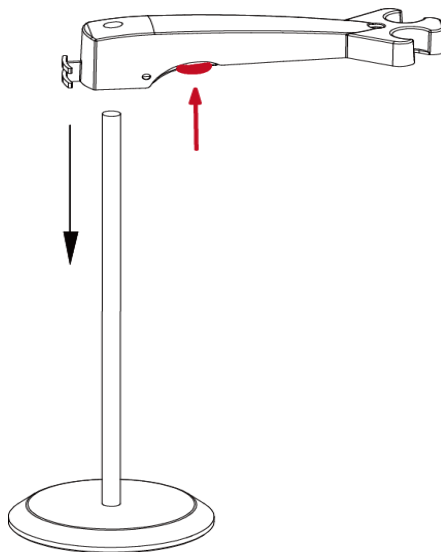


3. Release the button at the height you want to finish the installation.

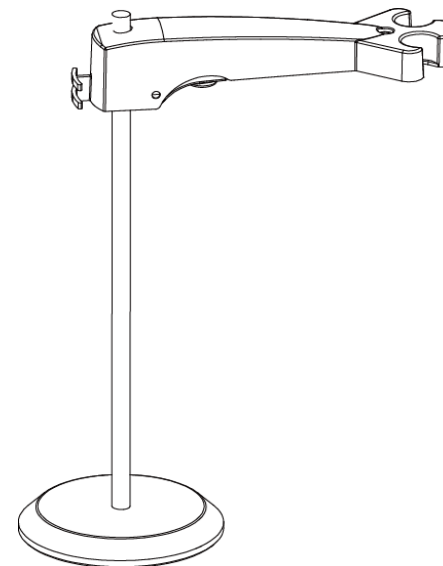


Encender / Apagar



Cambiar Modo pH/mV -->

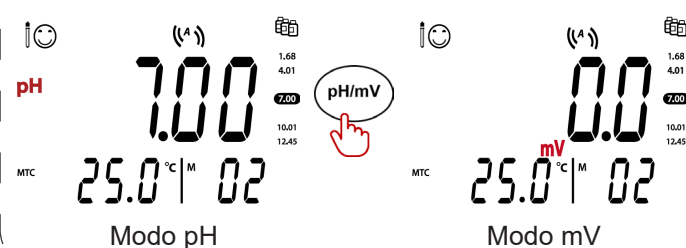

Cambiar Modo de Punto Final -->

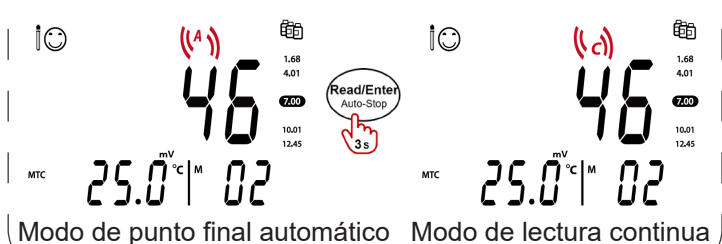

Configuración del Grupo de Búfer -->




Nota: Grupo Búfer predefinido 1) 1.68 4.01 7.00 10.01 12.45 2) 1.68 4.01 6.86 9.18 12.45 (25°C)

Configuración de Temperatura -->




Calibración -->

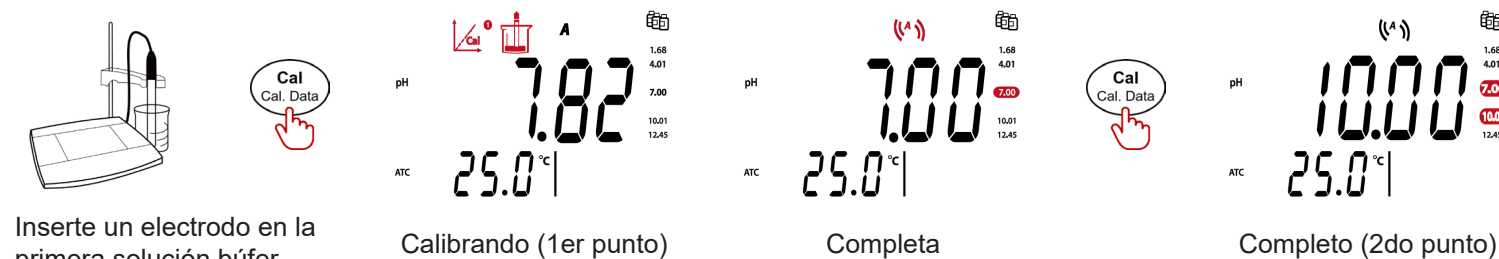


Nota: una vez completado el segundo punto de calibración, presione el botón Store para finalizar la calibración o siga los pasos anteriores para realizar una calibración del tercer punto.

Medición -->

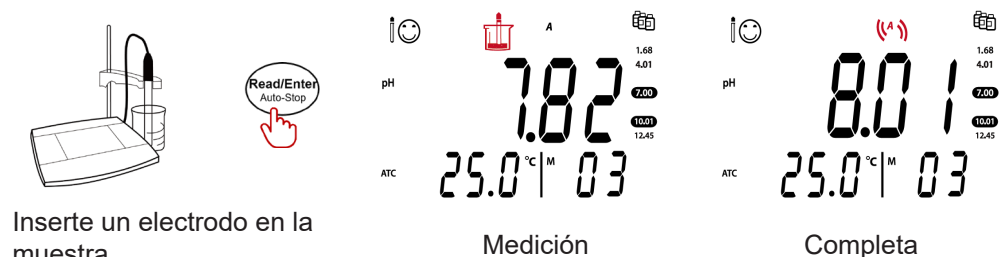


Almacenar / Recuperar Datos

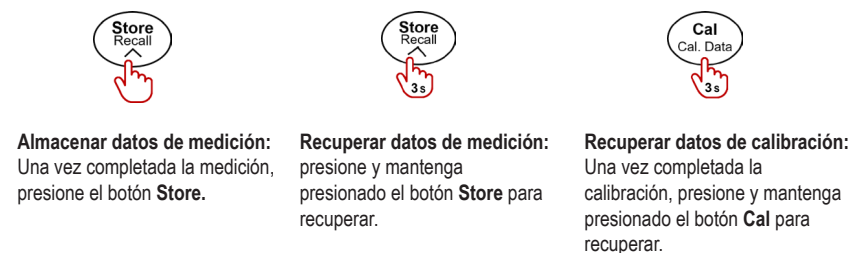


Instale el portaelectrodos.


1. Atornille la varilla de metal a la base.

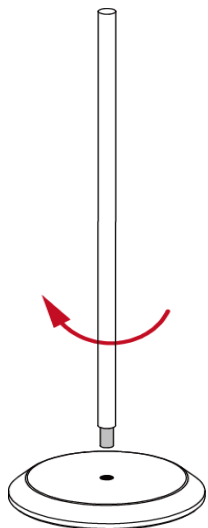

2. Mantenga presionado el botón ubicado en la parte inferior del brazo del electrodo superior y pase el brazo a través de la varilla de metal.

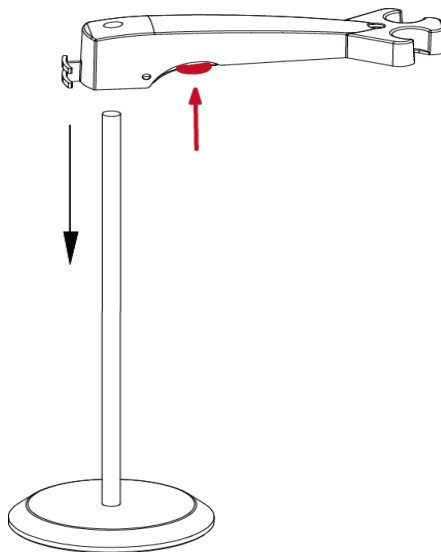


3. Suelta el botón a la altura que quieras para finalizar la instalación.

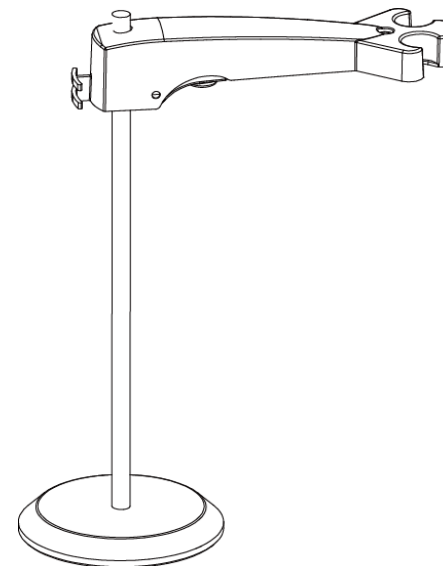


Escanee el código QR
para obtener el manual de
instrucciones de a-AB23PH.


Bouton Marche /Arrêt

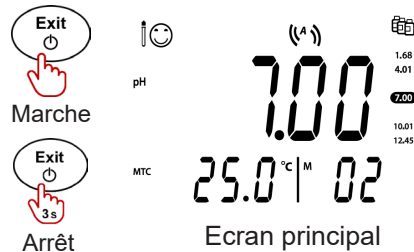


Bouton pH/ mv mode -->

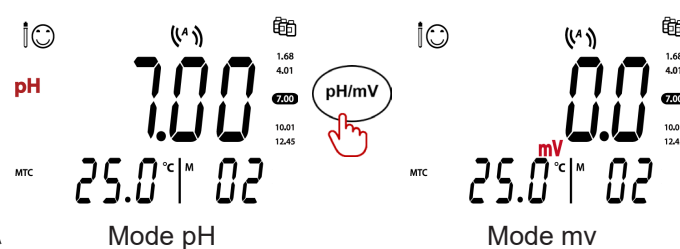

Bouton Point final -->

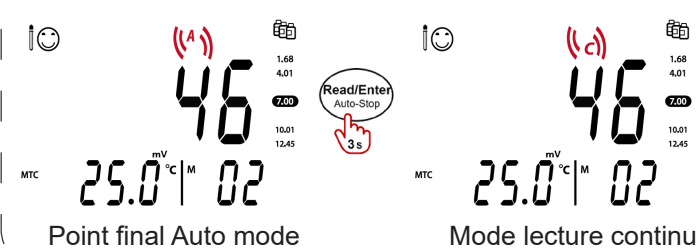

Regalge Groupe tampons -->

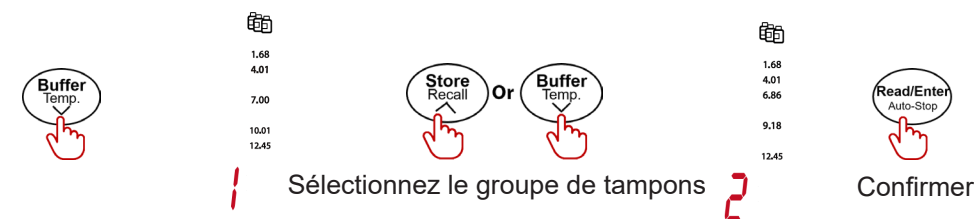


Remarque : Groupe de tampons Prédefinis 1) 1.68 4.01 7.00 10.01 12.45 2) 1.68 4.01 6.86 9.18 12.45 (25°C)


Regalge Température -->



Etalonnage -->

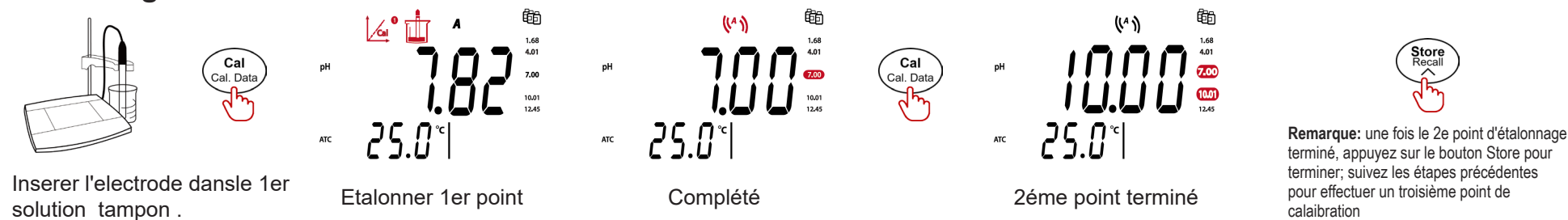

La mesure -->

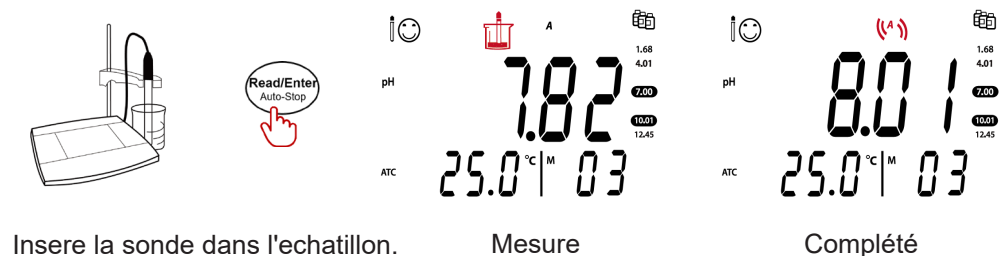


Stocker / Rappel données




Installer le Bras porte-électrode


1. Vissez le bâton métallique à la base.

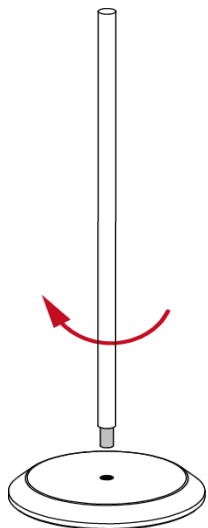

2. Maintenez le bouton situé au bas du bras d'électrode supérieur et passez le bras à travers le bâton métallique.

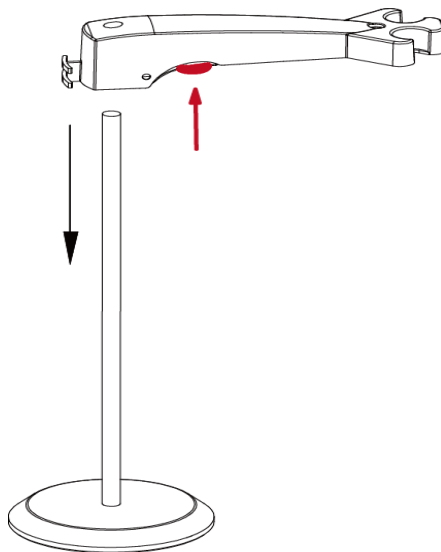

3. Relâchez le bouton à la hauteur souhaitée pour terminer l'installation.

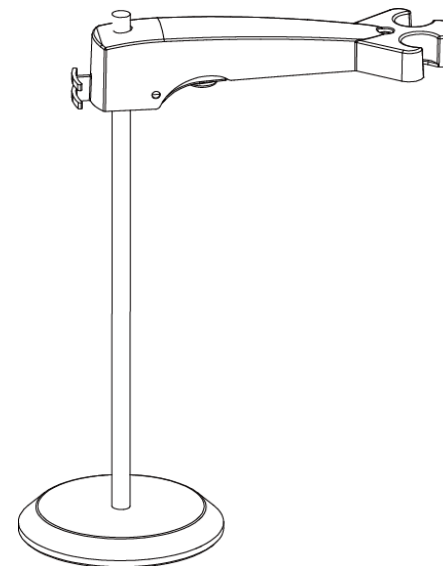

* 3 0 6 3 3 2 5 6 *

P/N 30633256B ©Ohaus Corporation 2021 Tous droits réservés



Escanee el código QR
para obtener el manual de
instrucciones de a-AB23PH.